

RIDA®QUICK Gluten quant.

Garanta a detecção quantitativa rápida e confiável de resíduos de glúten em superfícies, água CIP e amostras de alimentos no formato de teste em tiras.



Análise quantitativa de resíduos de glúten em formato de tira de teste utilizando o anticorpo R5.



Avaliação inovadora de testes com o RIDA®SMART APP Allergen.



Resultados quantitativos seguros em até 10 minutos.

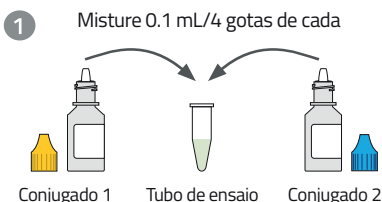
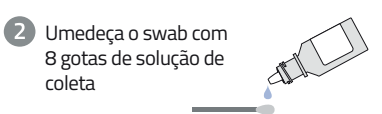
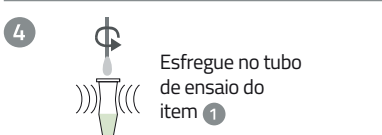
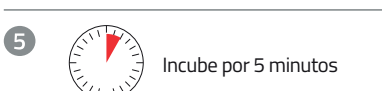
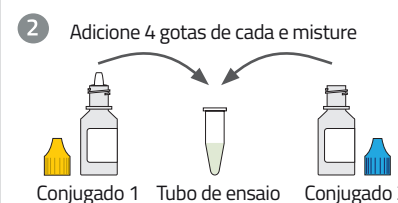
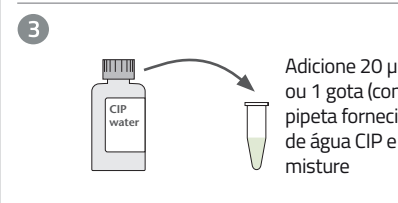
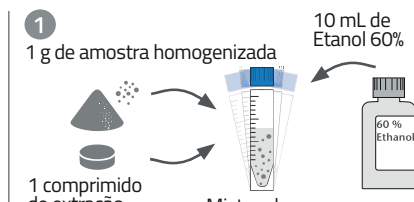
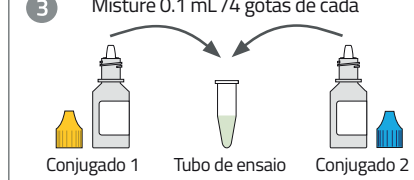
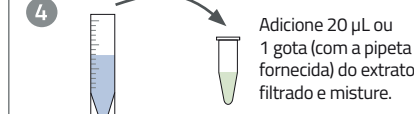
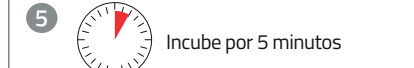
RIDA®QUICK Gluten quant.

Art. No. RAL7073

Procedimento do teste

Consulte as instruções de uso (IFU) e o manual do software para obter mais detalhes. Para a avaliação, são necessários: kit de acessórios RIDA®QUICK quant. evaluation kit (Art. No. RAL0001) e o RIDA®SMART APP Allergen com a versão mais recente.

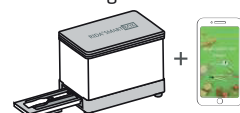
Preparação da amostra

Amostras de swab	ou	Água CIP	ou	Amostras de alimentos
1 Misture 0.1 mL / 4 gotas de cada  Conjugado 1 Tubo de ensaio Conjugado 2 2 Umedeça o swab com 8 gotas de solução de coleta  3 Passe o swab na área de interesse  4 Esfregue no tubo de ensaio do item 1  5 Incube por 5 minutos 	ou	1 A água CIP pode ser utilizada diretamente.  2 Adicione 4 gotas de cada e misture  Conjugado 1 Tubo de ensaio Conjugado 2 3 Adicione 20 µL ou 1 gota (com a pipeta fornecida) de água CIP e misture  4 Incube por 5 minutos 	ou	1 1 g de amostra homogenizada 10 mL de Etanol 60%  1 comprimido de extração Misture bem Filtre  3 Misture 0.1 mL / 4 gotas de cada  Conjugado 1 Tubo de ensaio Conjugado 2 4 Adicione 20 µL ou 1 gota (com a pipeta fornecida) do extrato filtrado e misture.  5 Incube por 5 minutos 

Procedimento do teste

1 Coloque a tira de teste no tubo de ensaio. 	2 Incube por 5 minutos. 
---	--

Avaliação

1 Coloque a tira no suporte para tira de teste. 	2a Avalie com um smartphone Android compatível: Cubra com o RIDA®SMART APP Cover e avalie com o RIDA®SMART APP Allergen. 	2b Avalie com o RIDA®SMART BOX e qualquer dispositivo Android: Coloque na RIDA®SMART BOX e avalie com o RIDA®SMART APP Allergen. 
--	--	---